

ขวดล้างตาฉุกเฉิน SPEAKMAN



BJ BROTHERS



วิธีใช้ขวดล้างตาฉุกเฉิน SPEAKMAN



1. เติมน้ำสะอาดลงไปในขวด และต่อสายยางใส่เข้ากับ รุระบายอากาศ



2. เปิดฝาปิดด้วย ครอบตาออก



3. ประกบถ้วยครอบตาเข้ากับ ดวงตาที่ต้องการล้าง และบีบ น้ำชำระล้างตาหลายๆ ครั้ง

รหัสสินค้า	รุ่น	วัสดุ	ความจุน้ำ
SA08008	SM-SE-EW6	LDPE	320 มล.

รายละเอียดสินค้าขวดล้างตาฉุกเฉิน SPEAKMAN รุ่น SM-SE-EW6

- ผลิตจากวัสดุพลาสติก PE อย่างดี
- ใช้สำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา
- ใช้งานง่ายเพียงเปิดฝา และประกบปากกระบอก เข้ากับดวงตา บีบน้ำเพื่อให้น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ใช้จะไหลออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน
- ควรเปลี่ยนน้ำทุก 1 สัปดาห์
- ความจุน้ำ 320 ml.
- ผลิตกันท์ของไต้หวัน มีรับประกัน 1 ปีเต็ม

SA08008-2566



@bjbrothers

02-451-1824-6 ,02-416-9965
064-592-4655

www.bjbrothers.com

youtube.com/bjbrothersofficial

salecenter@bjbrothers.com

facebook.com/BJBROTHERSofficial

bjbrothers.official